

---

# YCJZ 界面张力测试仪

## 使用说明书

保定源创电力科技有限公司

## 目 录

|    |           |      |
|----|-----------|------|
| 一、 | 前 言       | -2-  |
| 二、 | 功能特点      | -2-  |
| 三、 | 技术参数      | -3-  |
| 四、 | 仪器结构与装配   | -4-  |
| 五、 | 工作原理      | -5-  |
| 六、 | 菜单及按键操作说明 | -6-  |
| 七、 | 测试注意事项    | -15- |
| 八、 | 售后服务      | -15- |

## 一、前言：

感谢您选用保定市源创电力设备制造有限公司的产品，为此本公司将为您提供全面的技术支持和服务保障。本产品需由具备使用资格的人士使用，在使用本产品之前，请您仔细阅读产品使用说明书，并理解所述内容，了解设备自身的技术参数、性能及操作使用方法，严格遵守电气高压试验相关标准和电业安全工作规程进行操作。请将本使用说明书置于容易获取的位置，以便于以后参考使用。

使用本产品还需遵守当地关于该类设备的相关使用要求（如有），以及相关的试验要求、标准、规程等，并在遵守当地关于电力作业安全相关要求的前提下使用本产品。

## 二、功能特点

分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力，张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成，是相关行业考察产品质量的重要指标之一。我公司生产的全自动张力测定仪适用 GB/T6541 标准，基于**圆环法（白金环法）**，测量各种液体的表面张力（液-气相界面）及液体的界面张力（液-液相界面）。此方法具有操作简单，精确度高的优点而被广泛应用。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品，教学等行业。

- ◆ 采用独创的快响应电磁力平衡传感器，提高了测量精度与线性度；
- ◆ 仪器校准只需标定一点，解决了前一代传感器需要多点标定的问题。  
免去了调零电位器及调满量程电位器；
- ◆ 实时显示等效张力值、当前重量（可作为电子天平称重）；

- ◆ 集成温度探测电路，对测试结果自动温度补偿；
- ◆ 240×128 点阵液晶显示屏，无标识按键，具有屏幕保护功能；
- ◆ 带时间标记的历史记录，最多存储 255 个；
- ◆ 内置高速热敏式微型打印机，打印美观、快捷，具有脱机打印功能；
- ◆ 配有标准 RC232 接口，可与计算机连接，便于处理试验数据（可选）；

### 三、技术参数

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| ◆ 测量范围:   | 0-200mN/m           |
| ◆ 准确度:    | 0.1%读数±0.1 mN/m     |
| ◆ 分辨率:    | 0.1mN/m             |
| ◆ 灵敏度:    | 0.1mN/m             |
| ◆ 电源电压:   | AC220V±20% 50HZ±10% |
| ◆ 适用环境温度: | 10~30℃ (典型值 25℃)    |
| ◆ 最大功耗:   | 20W                 |
| ◆ 适用环境湿度: | ≤85% RH             |
| ◆ 外形尺寸:   | 200×300×330 (mm)    |
| ◆ 重量:     | 6kg                 |

## 四、仪器结构与装配

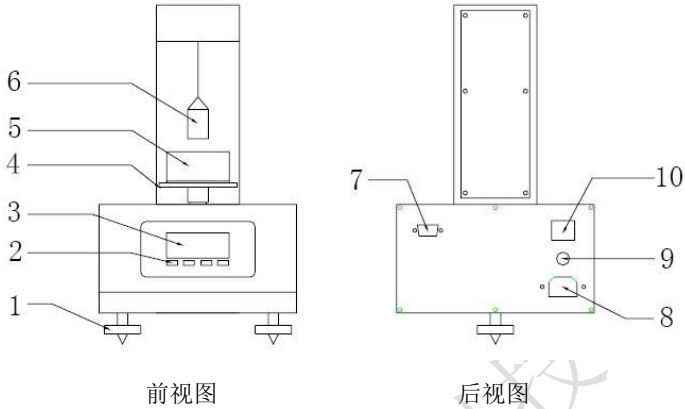


图 4-1

- |           |              |
|-----------|--------------|
| (1) 调节机脚  | (6) 铂金环      |
| (2) 无标示按键 | (7) RS232 接口 |
| (3) 液晶显示器 | (8) 电源输入口    |
| (4) 测试台   | (9) 保险丝      |
| (5) 样品杯   | (10) 电源开关    |

仪器应安放在平整稳固的台面上，调节三个调节机脚，观察测试台中间的玻璃泡，使其中的气泡处于中间位置。仪器周围不得有强磁场干扰，测试过程中避免风吹向铂金环，测试环境温度应保持恒定，不要将仪器放在湿度大、有腐蚀性气体的环境中工作。



## 六、菜单及按键操作说明

仪器按键为无标识按键，在不同的显示界面下，按键具有不同的功能定义，由对应显示的菜单来决定，这样的设计减少了按键数量，按键功能定义明确，使人机界面更加友好。

在以下按键操作说明中，加黑反显的数字或图形为当前调整修改的内容。

(一)、**开机画面**：液晶屏幕显示画面如下：

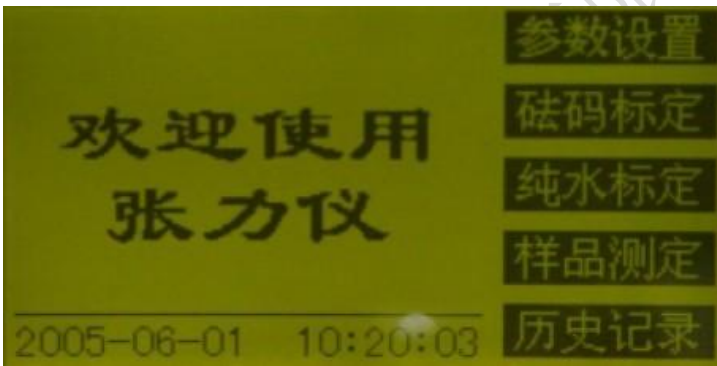


图 6-1

连接好仪器电源线，打开电源开关，即进入开机显示画面。在当前显示画面有五个功能项目可供选择：

“**参数设置**”：进入参数详细设置画面

“**砝码标定**”：进入仪器标定画面

“**纯水标定**”：进入纯水标定画面

“**样品测定**”：进入样品测试画面

“**历史纪录**”：进入存储数据画面

## (二)、参数设置画面

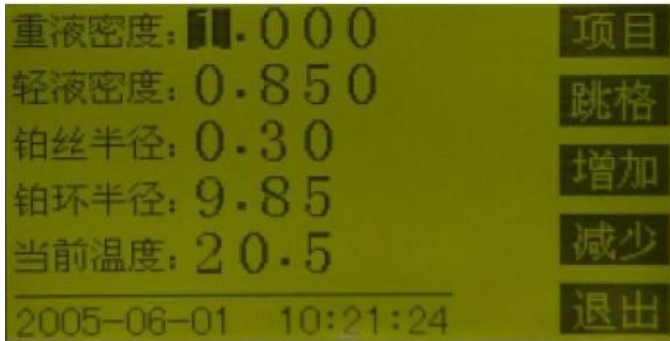


图 6-2

在当前显示画面下按“项目”键选择欲修改的参数，“跳格”键光标在当前参数的数值间横向移动，“增加”键对当前的参数数值进行调整，按“退出”键，保存参数并返回到开机画面如图 6-1。

各参数的意义说明如下：

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 重液密度——下层液体密度，     | 单位：g/mL |
| 轻液密度——上层液体密度或气体密度 | 单位：g/mL |
| 铂丝半径——铂丝环的半径      | 单位：mm   |
| 铂环半径——铂金环的平均半径    | 单位：mm   |
| 当前温度——环境温度        | 单位：℃    |

需要特别说明的是：

1、当测试表面张力时，轻液密度输入的是空气的密度；当测试界面张力时，轻液密度输入的是上层液体的密度

2、当前温度的数值指示的温度，可能与当前的实际温度有偏差，用



户只需在这里输入当前的实际温度，仪器将自动计算之间的差值，作为修正因子保存，以后显示的温度值将按此差值进行修正。

### (三)、砝码标定界面

使用砝码对仪器进行校准，画面如下：



图 6-3

此项操作对仪器精度影响较大，需谨慎。分两步执行：

第一步：保证仪器调整到水平状态且铂金环洁净，等到仪器读数变化比较小，轻轻按下“归零”完成仪器归零操作。

第二步：将满量程校准用的勾状砝码挂在铂金环横梁上，等到仪表读数变化比较小时，轻轻按下“校准”键，完成满量程校准操作。

“退出”键存储砝码校准结果，返回设置主画面如图 6-1。

### (四)、纯水标定画面

这里的标定指的是纯水标定，即通过测试纯水的表面张力，来检验仪器是否准确。仪器内部自动默认下层液体为水，上层为空气，并根据当前的环境温度值，查表取得此温度时水的密度，并对结果进行温度补偿。

因为纯水在 25 摄氏度时的表面张力为 71mN/m—72mN/m. 用户可根

据纯水标定的结果，来判断仪器工作是否正常。

按液晶屏幕提示内容操作依次会出现如下几个画面：



图 6-4

按“上升”“下降”键调节测试台的高度，以便放入样品杯。

按“开始”后，仪器自动提升测试台，将铂金环浸入液以下 5mm 处。

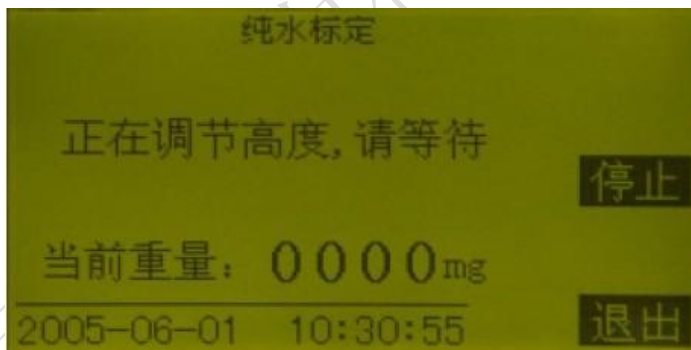


图 6-5

自动延时 30 秒后，仪器自动缓慢下降测试台，开始测量过程。

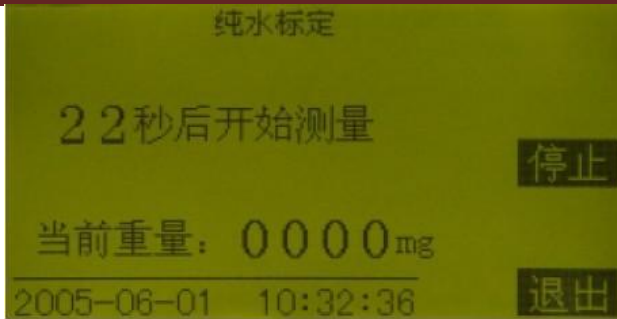


图 6-6

测量结束，显示本次测量张力值。如下图



图 6-7

“重测” 键返回图 6-3

“打印” 将当前记录输出到打印机, 并打印。

“退出” 返回图 6-1

#### (五)、样品测定画面

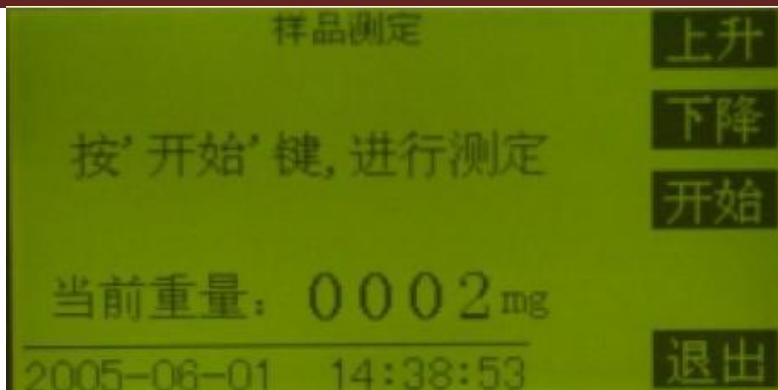


图 6-8

按“上升”“下降”键调节测试台的高度，以便放入测量杯。

按“开始”后，仪器自动提升测试台，将铂金环浸入液以下 5mm 处。

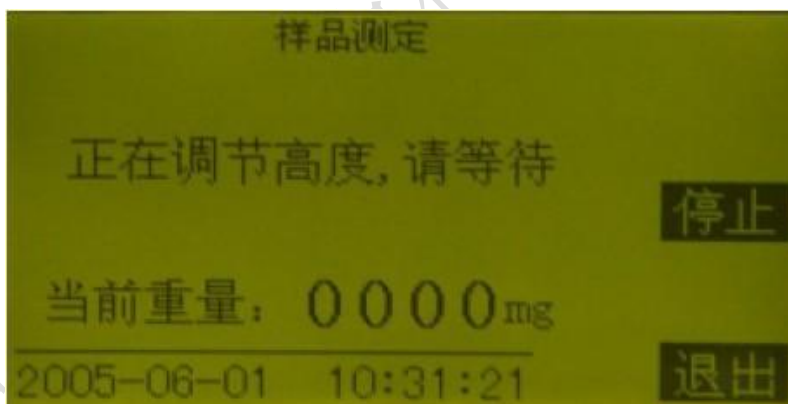


图 6-9

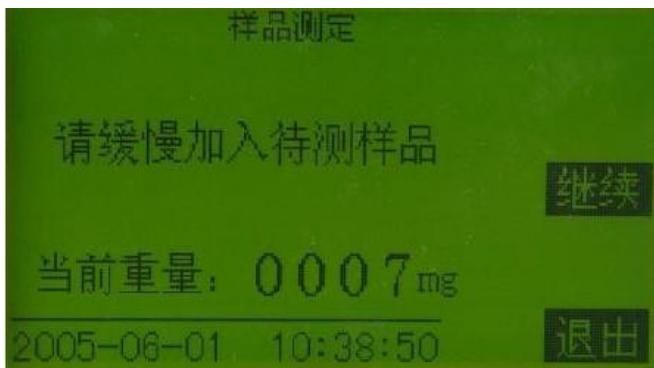


图 6-10

提示用户加入上层液体（如果测表面张力直接按“继续”），加入上层液体后按“继续”键进行样品测定。

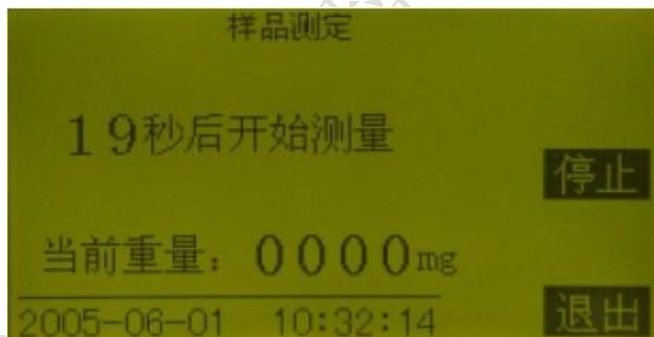


图 6-11

按照国标，让界面保持 30 秒。30 秒后，仪器自动缓慢下降测试台，开始测量过程。



图 6-12

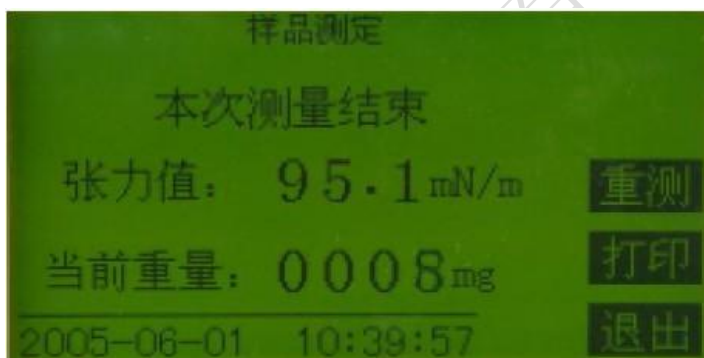


图 6-13

当液膜破裂时，计算并显示测到的张力值。

“重测”键返回图 6-8。“打印”将当前记录输出到打印机,并打印。

“退出”返回图 6-1

## (六)、历史记录画面



图 6-14

“前页”显示前一条历史记录，记录号减 1，长时间按下该键，快速向前翻页。

“后页”显示后一条历史记录，记录号加 1，长时间按下该键，快速向后翻页。

“删除”删除当前历史记录，显示后一条记录，如果当前记录为最后一条记录则显示前一条记录，记录号减 1。

“打印”将当前记录内容输出到打印机，并打印。

“退出”退回开机画面如图 6-1。

每条历史记录包含 3 项内容：

- (1) 张力值；
- (2) 检测日期；
- (3) 检测时间；

## 七、测试注意事项

1、工作环境：仪器的工作环境应满足第四章所说的要求。

2、铂金环：

圆环平面应与北侧页面平行，圆环要保证一定圆度。铂金环要洁净，可用洗洁精清洗，再用纯水漂洗，然后在酒精灯的氧化焰中加热铂金丝至橙红色。

3、测试杯：

测试杯要洁净，可用洗洁精清洗，再用热水漂洗，最后用纯水漂洗，沥干后使用。

4、纯水的获取：

最好使用多次提纯的蒸馏水。试验表明某些市售的饮用纯净水能够达到实验要求。

5、仪器的校准：

仪器受到大的冲击，或移动后应进行设置项中砝码的校准。

## 八、售后服务

仪器自购买之日起壹年内，属产品质量问题免费维修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。